

VARIANTA 2

1. Coloratia Giemsa

I. Deparafinare

II. Hidratare

III. Apă distilată

IV. Giemsa (1 parte Giemsa - KIT/ 4 părți apă) - 20-30 minute

V. Spălare în apă distilată în care se pun 7-8 picături de acid acetic glacial la 100 ml apă distilată

VI. Diferențiere cu alcool 96% (până preparatul devine roz)

VII. Deshidratare și clarificare în alcool izopropilic

VIII. Clarificare în toluen

IX. Montare

Rezultate: nuclei - violet, citoplasma bazofilă - albastru, citoplasma acidofila - roșu, mastocite - violet, Helicobacter pilori - albastru închis

2. B

3. A

4. B

5. C

6. B

7. A

8. B

9. C

10. A

11. A

12. A

13. B

14. B

15. C

16. A

17. C

18. B

19. A

20. C

21. A

22. C

23. B

24. A

25. C

Dr. PENCIU MARIUS
medic primar anatomopatolog
COD: 301922

Președinte Dr. Penciuc Marius

As.med. Demian Codruta

As.med. Leonte Marius